

ESTERILIZADOR AUTOCLAVE 200 LITROS

MARCA: COMAP

MODELO: WS-200YDV



DESCRIPCIÓN:

La autoclave horizontal, adopta el modo de intercambio por gravedad para liberar el aire frío de la cámara de manera más completa para asegurar la esterilización confiable. El sistema de control ajusta automáticamente la entrada y salida de vapor de acuerdo con la temperatura de la cámara durante la esterilización. Esta unidad es un equipo ideal para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar instrumentos quirúrgicos, tejidos vidriados y medios de cultivo, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Control automático del proceso de esterilización, fácil de operar.
- Con función de secado, adecuado para el secado de ropa médica
- Con protección de sobretemperatura y sobrepresión.
- La puerta no se puede abrir hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027 Mpa, y la unidad no se puede iniciar si la puerta no cierra bien.
- La válvula de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 Mpa y el vapor se agote en el tanque de agua.
- Corta automáticamente la energía si ocurre la falta de agua, y alarma mientras tanto.
- La cámara del esterilizador está hecha de acero inoxidable.
- Con impresora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Volumen de la cámara de esterilizador: 200 LITROS / \varnothing 51
- Presión de trabajo: 0.22 Mpa
- Rango de temperatura de ajuste: 40°C ~ 134°C
- Tiempo de esterilización: 0 ~ 99 min
- Tiempo de secado: 0 ~ 99 min
- Calor promedio: $\leq \pm 2^\circ\text{C}$
- Energía: 9Kw / 220V
- Dimensión: 1400 x 750 (ancho) x 1700 (alto)
- Dimensión de Transporte: 1570 x 910 x 1900
- Peso Neto: 350 Kg
- Peso Bruto: 436 Kg




ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

 944 640 865

 asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe

ESTERILIZADOR AUTOCLAVE


200 LITROS

MARCA: COMAP

MODELO: WS-200YDV



SENCILLO E INTUITIVO
(Panel digital de procesos)

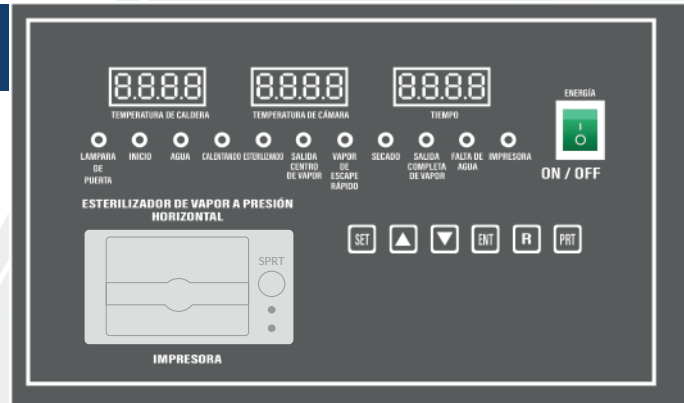

GENERALIDADES:

- Se conecta directo a la tubería
- Imprime validación de datos

Potente aspiración y extracción

Conexión Monofásica 220V.



ÁREA COMERCIAL:

969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

ventas549@kendalimport.com.pe

SERVICIO POSTVENTA:

944 640 865

asistentepostventa@kendalimport.com.pe

DIRECCIÓN:

Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de Lima

www.kendalimport.com.pe